

Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,含酚红)

操作步骤:

取 1 份 Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,含酚红), 溶解于 1L 去离子水或双蒸水中, 充分混匀, 即可使用。如需无菌, 可以过滤除菌, 不可高压灭菌。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

Hanks 平衡盐粉剂(1×HBSS,含酚红)由于含钙离子, 易产生少许沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生的沉淀较多应弃用。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。