

HEPES 缓冲盐溶液(2*HeBS,pH6.7)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
HEPES 粉剂(1mol/L,Free Acid)	JLC3120	100ml	100	RT

自备材料:

胰蛋白酶消化液

PBS

无菌水

CaCl₂ 溶液

甘油或 DMSO

筛选药物

注意事项:

注意无菌操作，尽量避免污染。

对于瞬时转染，可以不用乙醇沉淀的 DNA。

休克处理某些细胞系会使转染效率大大提高，但应注意甘油暴露过久易导致细胞死亡。转染 12~24h 后，可以加入终浓度为 10mmol/L 的丁酸钠溶液，可以提高病毒滴度。该试剂用于转染时应检测其转染效率，好的转染效率应介于 30~60%之间。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。