

D-Hanks 平衡盐粉剂(1*,无酚红)

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
D-Hanks 平衡盐粉剂(1*,无酚红)	JLC3080	1L	24	RT

操作步骤: 取 1 份 D-Hanks 平衡盐粉剂(1×,无酚红), 溶解于 1L 去离子水或双蒸水中, 充分混匀, 即可使用。如需无菌, 可以进行过滤除菌, 不可高压灭菌。

注意事项: 在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。

D-Hanks 平衡盐粉剂(1×,无酚红), 不易产生沉淀, 出现该种情况后, 一般置于温浴至沉淀溶解即可, 如果产生较多沉淀应弃用。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 24 个月有效。