

LB 冷冻缓冲液

生长在平板上或液体培养的细菌可在一定浓度的无菌甘油的 LB 培养基中保存。作为一种替代方法，细菌也可以保存在 LB 冷冻缓冲液。

LB 冷冻缓冲液主要由磷酸盐、硫酸铵、甘油、LB 培养基等组成，经无菌处理，主要用于培养细菌的保存。

产品名称	产品编号	产品规格	产品价格	产品条件
LB 冷冻缓冲液	JLC3271	100ml	150	4℃

操作步骤：

在 1.5ml 培养物中加入适量 LB 冷冻缓冲液。
充分混匀，低温保存。
菌种复苏时，用灭菌接种环刮拭冻结的培养物表面，立即接种于 LB 琼脂平板表面，37 度培养过夜。

注意事项：

注意无菌操作，尽量避免污染。
为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。