

磷酸缓冲盐粉剂(1 PBS,含钙镁)

操作步骤:

- 1、取 1 份磷酸缓冲盐粉剂(1 PBS,含钙镁)，溶解于 1L 去离子水或双蒸水中，充分混匀，即可使用。
- 2、如需无菌，可以进行高压灭菌或过滤除菌。

注意事项:

在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。

Leagene 磷酸缓冲盐粉剂(1 PBS,含钙镁)由于含有钙离子，易产生少许沉淀，出现该种情况后，一般置于温浴至沉淀溶解即可，如果产生沉淀较多应弃用。

有效期: 24 个月有效。